

シグマクリーン

— 医療・理化学専用洗剤 —


シグマテクノ(株) オリジナル洗剤

その洗浄！シグマクリーンにお任せ下さい

シグマクリーンは、試薬・医療器具・理化学機器を取り扱ってきたシグマテクノの長年の経験から生まれました。

被洗浄物を選ばないタンパク分解酵素配合の中性洗剤から、医療分野で求められる汚れの酷い器具（血液・血清・脂肪・ラジオアイソトープ・染色液・マジックインキ等）に対応した高機能洗剤まで幅広くラインナップを揃えています。

シグマクリーンの優れた洗浄効果を、是非お試しください。

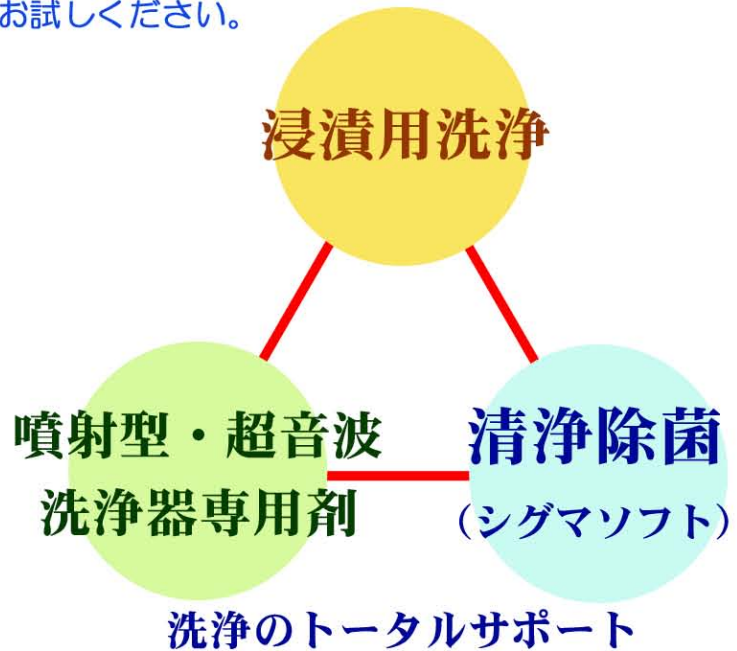

特長

- ・ 環境に配慮した「無りん系」洗剤
- ・ ニーズに応じて作られた多彩なラインナップ
- ・ 経済性とゴミ処理問題を考慮した20Kgパッケージ

酸性(pH1)

アルカリ性(pH14)

1.5

11.5 12.0

浸漬用

※¹AC

NE

※¹AL ※²CH

噴射型洗浄機
超音波洗浄器
専用剤

JN

※²JW
※¹B
※¹LO

シグマクリーン希釈液のpH比較（※¹；2%希釈液、※²；0.5%希釈液）

- 優れた洗浄力を発揮するシグマクリーンのアルカリ洗剤は、すでに多くのユーザー様からご支持を頂いております。医療分野で問題となる血液や脂肪などの頑固な汚れの洗浄に特にお勧めです。
- 中性洗剤はタンパク分解酵素を含むため効率良く洗浄が行えるだけでなく、中和処理が必要ありません。

シグマクリーン 浸漬用洗浄剤

仕様：4Kg（PP角容器；4個／箱）、20Kg（キュービテナー）

希望小売価格（税抜）

	特長	性状（水溶液）	4Kg	20Kg
AL	アルカリによる優れた洗浄力	アルカリ性	¥ 6,000	¥ 27,000
NE	タンパク分解酵素配合で被洗浄物を選ばない	中性	¥ 5,800	¥ 26,000
CH	次亜塩素酸配合で除菌効果プラス	アルカリ性	¥ 6,000	¥ 27,000
AC	アルカリ洗浄剤で落ちない汚れやアルカリ中和剤に最適	酸性	¥ 6,000	¥ 27,000

使用方法 2～5%洗浄剤溶液に、2～24時間浸漬し、その後よく水洗いします。汚れの程度により希釈率・浸漬時間を適宜調整してください。※CH、ACは酸性薬品・洗浄剤との混用はできません。

シグマクリーン 噴射型・超音波 洗浄器洗浄剤

仕様：4Kg（PP角容器；4個／箱）、20Kg（キュービテナー）

希望小売価格（税抜）

	特長	性状（水溶液）	4Kg	20Kg
JW	超音波・噴射型洗浄機器兼用	アルカリ性	¥ 6,000	¥ 25,000
LO	コストパフォーマンスに優れた超音波洗浄器用専用剤	アルカリ性	¥ 5,000	¥ 22,000
B	抜群の洗浄力の超音波洗浄器専用剤	アルカリ性	¥ 6,000	¥ 25,000
JN	タンパク分解酵素配合によりアルカリに弱い器具に最適	中性	¥ 6,500	¥ 29,000

使用方法 JW・JN・B；0.2～0.5%（浸漬洗浄では2～5%希釈）。LO；0.5～1.0%希釈。汚れの程度により希釈率・洗浄時間を適宜調整してください。

シグマソフト 除菌清浄洗浄剤

仕様：0.5Kg（ムースポンプ付PP容器；10個／箱）、4Kg（PP角容器；4個／箱）

希望小売価格（税抜）

	特長	ムースポンプ	4Kg
M	塩化ベンザルコニウム配合の優れた除菌効果	¥ 1,400	¥ 5,600
NE	イルガサンDP300配合	¥ 1,400	¥ 5,600
CA	CAE（アミノ酸系カチオン界面活性剤）が抗菌効果を発揮	¥ 1,300	¥ 5,000

使用方法 適量を手に取り、少量の水で泡立たせ洗浄し、水でよく洗い流します。



●お求め、お問い合わせは
シグマテクノ株式会社
 〒546-0014 大阪市平野区長吉川辺2-1-22
 TEL 06-6700-8882 FAX 06-6700-8846
 E-mail info@sigtechno.com
 URL <http://www.sigtechno.com>